

## Uživatelská příručka

### Digital Dry Bath myBlockMini, model BSH200



## Specifikace

**Teplota:** teplota okolí + 5°C až 80°C

**Nastavení teploty:** po 0,1°C

**Přesnost teploty:** +/-0.5°C

**Rovnoměrnost teploty:** +/-0.2°C

**Rozměry:** 11.2 x 15 x 10 cm

**Příkon:** 50W



**POZOR:** Horký povrch bloku může způsobit vážné popáleniny.

**POZOR:** Nelijte do jamek bloku vodu ani jiné tekutiny – může dojít ke zranění.

**WARNING! POZOR:** Nezahřívejte zápalné nebo výbušné látky.

## NÁVOD K POUŽITÍ

Umístěte přístroj na rovný čistý povrch dostatečně daleko od větracích otvorů ventilace nebo jiných přístrojů a zapojte do el. zásuvky. Sundejte průhledný kryt a vložte příslušný blok.

Vypínačem na zadní straně přístroje jej zapněte.

### Nastavení teploty:

Stiskněte **SET** a šipkami **Up** a **Down** můžete zvýšit nebo snížit požadovanou teplotu. Po nastavení teploty se displej vrátí k zobrazování aktuální teploty bloku. Po dobu náběhu teploty je na displeji hlášení **NOT OK**. Po dosažení požadované teploty se změní na **OK**. Vložte do bloku vzorky a zavřete kryt.

### Čištění:

Hliníkový blok vyjměte z přístroje přiloženým nástrojem. Blok můžete vyčistit izopropylalkoholem a autoklávovat 20 minut při 121°C.

Přístroj očistěte hadříkem navlhčeným v izopropylalkoholu.