

Uživatelská příručka

Digital Dry Bath myBlockMini, model BSH300



Úvod:

MyBlock Mini je kompaktní suchá lázeň s výkonným ohřevem a chlazením. Poskytuje přesné a rovnoměrné řízení teploty pro zkumavky 0,2 až 50 ml.

Instalace:

Umístěte přístroj na rovný čistý povrch dostatečně daleko od větracích otvorů ventilace nebo jiných přístrojů a zapojte do el. zásuvky. Vypínačem na zadní straně přístroje jej zapněte.

Provoz:

Stiskněte tlačítko „Prog“ pro výběr programu (1 – 9). Pro nastavení teploty stiskněte tlačítko „Shift“ dokud nebude podržítka pod hodnotou teploty. Tlačítka nahoru nebo dolů nastavte požadovanou teplotu. Pro nastavení časovače použijte stejný postup.

Každý program (1 – 9) umožňuje nastavení dvou různých návazných teplot a časů. Pro nastavení druhé návazné teploty v daném programu stiskněte „Shift“ dokud podržítka neprojde přes hodnotu časovače a nesvítlí dolní segment na pravé straně displeje. Při tomto svítícím segmentu nastavte postupem výše požadovanou teplotu a čas.



POZOR: Horký povrch bloku může způsobit vážné popáleniny.

POZOR: Nelijte do jamek bloku vodu ani jiné tekutiny – může dojít ke zranění.

WARNING! POZOR: Nezahřívejte zápalné nebo výbušné látky.

Specifikace

Teplota: 0°C až 100°C

Nastavení teploty: po 0,1°C

Přesnost teploty: +/-0,5°C

Rovnoměrnost teploty: +/-0,2°C

Teplota okolí: 4°C až 35°C

Rozměry: 11 x 16,2 x 14 cm

Hmotnost: 3,3 kg

Čištění:

Hliníkový blok vyjměte z přístroje přiloženým nástrojem. Blok můžete vyčistit izopropylalkoholem a autoklávovat 20 minut při 121°C.

Přístroj očistěte hadříkem navlhčeným v izopropylalkoholu.