

Uživatelská příručka BV1000 Vortex, BV1005 Mortexer

Tichý a výkonný vortex je navržen pro třepání mikrozkušavek všech velikostí.

I.Specifikace

Otáčky: 200-3200 rpm

Módy: ON (kontinuální), OFF, TOUCH (na dotek)

Hlava: Gumová, pro jednu zkumavku

Rozměry: 130x160x170 mm

Teplotní rozsah okolí: 4°C až 65°C

Napájení: 230V ac, 50Hz, 0,75A

II.Nastavení

Umístěte vortex na čistou, rovnou a stabilní plochu. Přitlačte vortex, aby se nohy přisály k podkladu. Přepínač dejte do polohy OFF a zasuňte zástrčku do sítě.

III.Provoz

Nastavte přepínač do polohy ON nebo TOUCH. V módu TOUCH se zapne třepání zkumavky jejím přitlačením kolmo do gumové hlavy. Nastavte knoflíkem SPEED požadovanou rychlost třepání.

IV. Údržba

Není požadována žádná údržba. Pouze udržujte vortex v čistotě otřením vlhkým hadrem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla.

V.Demontáž hlavy

Výměnu gumového nástavce hlavy je možné vyšroubováním proti směru hodinových ručiček a zpětnou montáž zašroubováním po směru hodinových ručiček. K upevnění jiných hlav je zapotřebí použít křížový šroubovák.

VI.Příslušenství

Je možné připevnit různé druhy hlav – Flat Head (pro třepání více zkumavek), Combo Head pro třepání až 60 malých zkumavek nebo jedné mikrodestičky.