


Uživatelská příručka R3005 a R3010 Tube roller

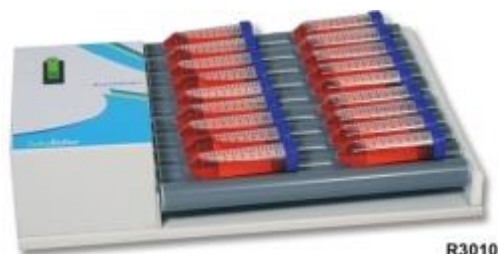

Specifikace

Kapacita: 12 ks 12 x 75 mm tubes
8 ks 16 x 100 mm tubes
8 ks 16 x 125 mm tubes
8 ks 15ml screw cap tubes
8 ks 50ml screw cap tubes
1 ks 1 x 850ccm roller bottle

Rozměry: 45 x 36 x 9 cm (R3010), 45 x 18 x 9 cm (R3005)

Náklon: +/- 5°

Otáčky: 38 ot/min

Instalace

Umístěte přístroj na čistý, rovný a pevný povrch a zapojte do el. zásuvky. Ujistěte se, že nic neblokuje volný pohyb válců.

Provoz

Zkumavky pokládejte na válce rovnoměrně od středu základny. Zapněte vypínač. Válce se začnou otáčet a současně naklánět.

Údržba

Kromě čištění není třeba žádná údržba. Použijte vlhký hadřík a vyhněte se rozpouštědlům, které by mohly poškodit povrch válců a plastový kryt přístroje.